



DÉPANNAGE,  
RÉPARATION,  
MAINTENANCE,  
CONTACTEZ LE :

**SAV**

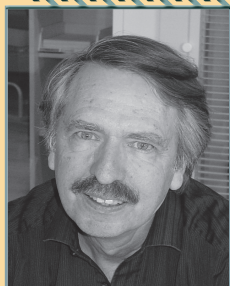

**Roland ZYSSET**

Tél. +41 (22) 884 16 11  
Mob. +41 (0)79 413 37 67  
Fax +41 (0)22 884 16 16  
roland.zysset@milian.com

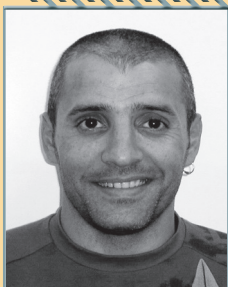

**Franck PAGAN**

Tél. +41 (0)22 884 16 12  
Mob. +41 (0)79 336 22 92  
Fax +41 (0)22 884 16 16  
maintenance@milian.com

Service

**SAV**

**milian**<sup>®</sup>  
DUTSCHER GROUP

**MÉTROLOGIE**

Milian, prend en charge  
la garantie et la réparation  
de tous les articles distribués.

## Métrie et entretien des micropipettes

**Milian SA assure l'entretien de toutes les marques  
de micropipettes présentes dans ce catalogue:  
entretien, calibrage, contrôle des volumes délivrés.**

### **NOS PRESTATIONS : VÉRIFICATION EN L'ÉTAT SANS MAINTENANCE :**

- contrôle du volume délivré
- constat de vérification avec la mention CONFORME ou NON-CONFORME remis avec chaque instrument

### **MAINTENANCE ET VÉRIFICATION FINALE :**

- décontamination et maintenance
- contrôle du volume délivré
- constat de vérification avec la mention CONFORME remis avec chaque instrument

Si nécessaire, une réparation (piston...) peut être proposée dans nos laboratoires avec envoi d'un devis avant tout travaux.

La méthode gravimétrique utilisée est celle décrite dans l'ISO 8655 avec notamment le contrôle de l'instrument sur 3 volumes, 4 mesures par volume. C'est seulement dans ce cadre que la mention ISO est présente sur les certificats.

Une prestation économique est également proposée: identique mais seulement sur 2 volumes, elle ne donne bien sûr pas accès à la mention conforme selon l'ISO 8655.

### **PRESTATIONS :**

E2VS4 : Vérification en l'état, 2 volumes, 4 mesures\*.

F2VS4 : Maintenance et vérification finale, 2 volumes, 4 mesures\*.

\* Pour pipettes multicanaux, 1 mesure par canal

Pour les pipettes de volume nominal inférieur à 20 microlitres, la procédure ISO 8655 impose une vérification en atelier. Nous pouvons proposer, après signature par l'utilisateur d'une dérogation, et pour un constat hors ISO 8655:

- pipettes de 10 microlitres : vérification sur 2 ou 3 volumes avec comme volumes proposés 2µl, 5µl et 10µl.
- pipettes de 2 microlitres : vérification sur le seul volume de 2µl.



**Cindy BUISSON**

Tél. +41 (0)22 884 16 35  
Fax +41 (0)22 884 16 16  
cindy.buisson@milian.com

**Ne pas oublier de remplir le  
certificat de décontamination  
avec l'envoi.**

**<http://www.milian.com>  
(formulaire).**